

# Balance CB

(P.N. 7.00.6.6.0246 – Révision – B1, Avril 2014)



# SOMMAIRE

1.0	INTRODUCTION .....	3
2.0	FONCTIONS DES TOUCHES	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 1
3.0	CALIBRAGE .....	4
4.0	CARACTERISTIQUES DE MODELES.....	4
	INFORMATION SUR LA GARANTIE	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1.0 INTRODUCTION

Chaque balance CB est livrée avec 2 piles de taille AA prêts à l'emploi. Il y a un choix de trois capacités ayant chacune trois unités de pesage comprenant les grammes, onces et les livres sélectionnables par la touche Units (les grammes seulement si la touche Mode n'est pas activée). L'écran lumineux rétro éclairé permet un fonctionnement dans toutes les conditions d'éclairages et le plateau en inox 304 offre une protection optimale contre la plupart des matériaux et liquides. Avec le calibrage accessible via le clavier la CB assure une pesée précise et correcte tout le temps.

Placez toujours la balance sur une surface stable et de niveau. Utilisez les pieds réglables et le niveau à bulle pour installer la balance.

L'écran affiche "EEEE" lorsque la balance a été surchargée ou endommagée.

L'écran "Lo" ou le symbole de batterie qui clignote indique que les piles doivent être remplacées.

Retirez le couvercle du compartiment des piles sous la balance pour y ajouter les nouvelles.

## 2.0 FONCTIONS DES TOUCHES



Allumer / Eteindre.



Sélectionne l'unité de pesée (si activé) – g, oz ou Lbs.



La touche zéro est utilisée pour remettre la balance à zéro ou bien accomplir la tare d'un récipient vide sur le plateau.

### 3.0 CALIBRAGE

Pour calibrer la balance, suivez les instructions suivantes:

I. Allumez la balance et faite le zéro.

II. Appuyez et maintenez les touches **【Mode】** and **【→0←】** ensemble pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur des codes internes.

III. Appuyez sur **【Mode】** une fois, l'écran affichera CALL→[xxxx], (ou xxxx correspond à la valeur de la masse de la capacité maximale).

IV. Mettre la masse de calibrage correspondante à la valeur affichée sur le plateau, et la balance se calibrera automatiquement. Après que le calibrage ait été accompli, la balance retournera au mode normal de pesage. Le calibrage est maintenant effectué.

### 4.0 CARACTERISTIQUES DES MODELES

Modèle	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacité Maximum	500g	1000g	3000g
Précision	0.1g	0.1g	1g
Unités de Mesure	grammes par défaut, oz et lbs si la touche mode est activée		
Température de fonctionnement	0 - 40 degrés C		
Alimentation	2 piles AA ou adaptateur secteur 6v DC 200ma		
Masse de Calibrage	500g	1000g	3000g
Ecran	5 chiffres de 12mm/0.47 pouces de haut		
Taille du plateau	130mm/5.1 pouces de diamètre		
Dimensions totales (l x p x h)	160mmx205mmx 45mm / 6.3in x 8.1in x 1.8in		
Poids Net	385g / 0.85Lbs		

## INFORMATION SUR LA GARANTIE

Adam Equipment offre un an de Garantie Limitée (Pièces et main d'œuvre) pour les composants qui tombe en panne dû à l'utilisation ou des défauts dans les matériaux. La garantie prend effet à partir de la date de livraison.

Pendant la période de garantie, si n'importe quelle réparation est nécessaire, l'acheteur doit informer son fournisseur ou Adam Equipment Compagnie. La compagnie ou ces Techniciens agréés se réserve le droit de réparer ou de remplacer les composants sur le site de l'acheteur ou dans n'importe quel de ses ateliers dépendant de la complexité des problèmes sans aucun coûts additionnels. Cependant, tous frais de port engagé dans l'envoi des unités défectueuses ou pièces au centre de service devra être supporté par l'acheteur.

La garantie cessera si l'équipement n'est pas retourné dans son emballage d'origine avec la documentation correcte afin que la réclamation soit traitée. Toutes réclamations sont à la discrétion unique d'Adam Equipment.


Cette garantie ne couvre pas des équipements sur lesquels des défauts ou pauvres performances sont dû à une mauvaise utilisation, dommage accidentel, exposition à des matières radioactives ou corrosives, négligence, mauvaise installation, modifications non autorisées ou tentative de réparation ou bien le fait de ne pas avoir observer les exigences et recommandations comme citées dans ce Manuel d'Utilisation. De plus les batteries rechargeables (quand fournies) ne sont pas prises sous garantie.

Les réparations menées sous la garantie n'étendent pas la période de la garantie. Les composants enlevés durant les réparations de garantie deviennent la propriété de la compagnie.

Le droit statuaire de l'acheteur n'est pas affecté par cette garantie. Les modalités de cette garantie sont gouvernées par la Loi au Royaume-Uni. Pour de plus amples détails sur les Informations de la Garantie, veuillez vous référez aux conditions de ventes disponibles sur notre site



## WEEE 2012/19/EU

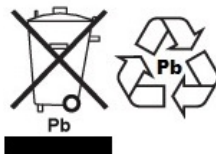

This device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements. Disposal of batteries (if fitted) must conform to local laws and restrictions.

Cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. L'élimination de la batterie doit être effectuée conformément aux lois et restrictions locales.

Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt.

Dispositivo no puede ser desechado junto con los residuos domésticos

Dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici.

### FCC / IC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC VERIFICATION STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES-003/NMB-003 regulation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

### CALIFORNIA PROPOSITION 65 - MANDATORY STATEMENT

WARNING: This product includes a sealed lead-acid battery which contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



Adam Equipment products have been tested with, and are always supplied with mains power adaptors which meet all legal requirements for the intended country or region of operation, including electrical safety, interference and energy efficiency. As we often update adaptor products to meet changing legislation it is not possible to refer to the exact model in this manual. Please contact us if you need specifications or safety information for your particular item. Do not attempt to connect or use an adaptor not supplied by us.

ADAM EQUIPMENT une entreprise internationale certifiée ISO 9001:2008 avec plus de 40 ans d'expérience dans la production et la vente d'équipement de pesage électronique.

Les produits Adam sont principalement conçus pour les marchés du Laboratoire, l'enseignement, la santé et remise en forme, le commerce et l'industrie. La gamme de produits peut être décrite comme suit:

- Balances Analytiques et de Précision
- Balances Compactes et Portables
- Balances de capacités importantes
- Analyseur d'humidité
- Balances mécaniques
- Balances compteuses
- Balances digitales/contrôle de pesée
- Plate forme haute performance
- Crochet peseur
- Balances santé et remise en forme
- Balances Poids Prix

Pour un listing complet des produits Adam, veuillez visiter notre site: [www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

<p><b>Adam Equipment Co. Ltd.</b> Maidstone Road, Kingston Milton Keynes MK10 0BD UK Phone:+44 (0)1908 274545 Fax: +44 (0)1908 641339 e-mail: <a href="mailto:sales@adamequipment.co.uk">sales@adamequipment.co.uk</a></p>	<p><b>Adam Equipment Inc.</b> 1, Fox Hollow Rd. 06478  USA Phone: +1 203 790 4774 Fax: +1 203 792 3406 e-mail: <a href="mailto:sales@adamequipment.com">sales@adamequipment.com</a></p>	<p><b>AE Adam GmbH.</b> Instenkamp 4 D-24242 Felde  Germany Phone +49 (0)4340 40300 0 Fax: +49 (0)4340 40300 20 e-mail: <a href="mailto:sales@adamequipment.co.za">sales@adamequipment.co.za</a></p>
<p><b>Adam Equipment S.A. (Pty) Ltd.</b> 7 Megawatt Road, Spartan EXT 22 Kempton Park, Johannesburg, Republic of South Africa  Phone +27 (0)11 974 9745 Fax: +27 (0)11 392 2587 e-mail: <a href="mailto:sales@adamequipment.co.za">sales@adamequipment.co.za</a></p>	<p><b>Adam Equipment (S.E. ASIA) PTY Ltd</b> 2/71 Tacoma Circuit CANNING VALE 6155 Perth Western Australia  Phone: +61 (0) 8 6461 6236 Fax +61 (0) 8 9456 4462 e-mail: <a href="mailto:sales@adamequipment.com.au">sales@adamequipment.com.au</a></p>	<p><b>Adam Equipment (Wuhan) Co. Ltd.</b> A Building East Jianhua Private Industrial Park Zhuanyang Avenue Wuhan Economic &amp; Technological Development Zone 430056 Wuhan P.R.China Phone: + 86 (27) 59420391 Fax + 86 (27) 59420388 e-mail: <a href="mailto:info@adamequipment.com.cn">info@adamequipment.com.cn</a></p>

© Copyright par Adam Equipment Co. Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou traduite sous quelque forme ou par tout moyen, sans l'autorisation préalable d'Adam Equipment.

Adam Equipment se réserve le droit d'apporter des modifications à la technologie, les caractéristiques, les spécifications et la conception de l'équipement sans préavis.

Toutes les informations contenues dans cette publication sont au mieux de nos connaissances actuelles, complètes et précises lorsqu'elles sont publiées. Cependant, nous ne sommes pas responsables des erreurs d'interprétation qui peut résulter de la lecture de cette notice.

La dernière version de cette publication peut être consultée sur notre site: [www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)